

# High Power Electronic Crimping Tool HPS Model 6

## Quick Start





### **Use Warnings**

Remember to wear safety glasses when crimping or decapping.  
The crimper or decapper jaws can pinch severely.  
Only change jaws after the power supply has been disconnected.  
Never insert fingers into the crimping tool jaws.  
Use only the 12v DC Power Supply supplied with the crimping tool.  
Crimping the same vial several times or wrong settings can result in vial breakage.

### **Danger**

Porter des lunettes de sécurité au moment du sertissage ou du dessertissage.  
Les mâchoires de la pince à sertir ou de la pince à dessertir peuvent pincer gravement.  
Changer de mâchoires seulement après avoir déconnecté le bloc d'alimentation ou après avoir verrouillé la pince.  
Ne jamais insérer les doigts dans la pince à sertir.  
Utiliser uniquement le bloc d'alimentation 12V Dc fourni avec la pince à sertir.  
Sertir le même flacon plusieurs fois ou avec les mauvais paramètres peut conduire à la casse de celui-ci.

### **Advertencias**

Utilice anteojos de seguridad al encapsular o destapar.  
La mordaza del encapsulador o descapsulador puede pellizcar gravemente.  
Cambie las mordazas únicamente después de desconectar la fuente de poder o si la herramienta se encuentra en posición de bloqueo.  
Nunca inserte los dedos en el encapsulador o descapsulador.  
Utilice únicamente la Fuente de Poder de 12V DC suministrada con la herramienta de encapsulado.  
El engarzado múltiple del mismo vial o la configuración incorrecta de la herramienta pueden causar la rotura del vidrio.

### **Warnungen**

Tragen Sie eine Schutzbrille beim Ver- oder Entbördeln der Kappen!  
Die Stempel der Verschließ- und Öffnungsköpfe können zu gravierenden Quetschungen führen.  
Tauschen Sie den Verschließkopf erst aus, nachdem das Gerät von der Stromzufuhr getrennt wurde.  
Niemals die Finger in die Verschließ- und Öffnungsköpfe stecken.  
Benutzen Sie nur das mit dem Bördelwerkzeug gelieferte 12 Volt DC Netzteil.  
Mehrfaches Crimpen des selben Vials oder eine falsche Einstellung des Tools können zu Glasbruch führen.

### **Avvertenze**

Si ricordi di indossare occhiali di sicurezza durante il processo di aggraffatura o decapsulazione.  
Le ganasce dell'aggraffatrice o della decapsulatrice possono stringere energicamente.  
Sostituire le ganasce soltanto dopo avere disconnesso l'utensile dalla corrente elettrica.  
Non inserire mai le dita all'interno delle ganasce dell'aggraffatrice.  
Utilizzare soltanto l'alimentatore da 12V DC a corrente continua in dotazione con l'aggraffatrice.  
La crimpatura multipla della stessa fiala o una regolazione errata dell'utensile può causare la rottura del vetro.

# Quick Start Guide

## 1. Power Connect



Figure 1.  
Power supply  
connector at  
the top of the  
HPS crimper



## 2. Change Jaw

Disconnect Power (necessary)



To lock out the tool, press the lock button and rotate.



Connect Power

Insert the jaw set into the bushing at the bottom of the tool. Push up against the spring load and then twist until the set locks into position.

### 3. Settings





Press the settings button with a pen or small tool. (Or hold the cycle button for 3 seconds after a cycle).



Press ▲ and ▼ to scroll through the menu.



Press the cycle button to make a selection.

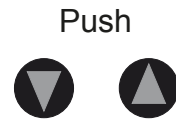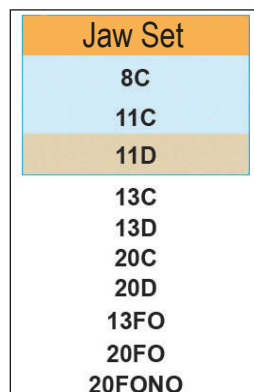

C= Crimper-jaw set  
D= Decapper-jaw set



### 4. Adjust Crimper



## 5. Adjust Decapper

Push  
▼



Too Much

Push  
▲



Not Enough



## 6. Result

Good

